

河南普诺易生物制品研究院有限公司
Henan Proteineasy Biological Products Research Institute CO., LTD
CHO Pro Grow®无血清培养基，干粉

货号：DC1002

规格：10 L

产品简介：

CHO 细胞是被广泛应用于重组蛋白、抗体等表达的哺乳动物细胞系。CHO 细胞的无血清培养有利于产品的下游纯化、减少血清的外源病毒污染等潜在风险。CHO 细胞既可以贴壁培养，也可悬浮培养，经过适当的驯化可实现无血清悬浮培养。CHO Pro Grow®无血清培养基是无须添加血清的、无动物源成分的培养基，可广泛适用于多种中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的高密度悬浮培养，可采用批次和连续灌注等培养方式，用于重组蛋白、疫苗和单克隆抗体等的生产过程。

保存条件：

2~8°C，避光保存，两年有效。

使用说明：

本产品使用注射用水配制，调整 pH 值完毕后，调整渗透压为 295±10 Osm/L，立即经 0.1 μm 滤膜过滤除菌。

培养容器和设备：摇瓶、生物反应器或 CO₂ 恒温摇床。

培养条件：需要在含 5~10%的二氧化碳培养箱中培养细胞。

注意事项：

本产品仅供科研和生产使用，用于组织和细胞的体外培养，禁止临床使用。