

**河南普诺易生物制品研究院有限公司**  
**Henan Proteineasy Biological Products Research Institute CO., LTD**  
**蛋白 loading buffer, 10×**

---

**货号: CP1020**

**规格: 15 mL**

**产品简介:**

本产品是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 10 倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

**保存条件:**

-20℃ 保存, 一年有效。

**使用说明:**

1. 本产品在室温或不超过 37℃ 的水浴中溶解蛋白上样缓冲液(10×)。水浴溶解后立即室温存放, 尽量避免长时间置于水浴中。

2. 建议按照每 4.5 μL 蛋白样品加入 0.5 μL 蛋白上样缓冲液(10×)的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(10×), 使其工作浓度为 1×。

3. 建议 100℃ 或沸水浴加热 5~8 分钟, 以充分变性蛋白。

**注意事项:**

1. 本产品含有少量的 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. 蛋白上样缓冲液(10×)必须完全溶解后再使用。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断、治疗、食品或药品。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并且佩戴一次性手套进行操作。