

河南普诺易生物制品研究院有限公司
Henan Proteineasy Biological Products Research Institute CO., LTD
蛋白 loading buffer, 5×

货号: CP1019

规格: 2 mL

产品简介:

本产品是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

保存条件:

-20℃ 保存, 一年有效。

使用说明:

1. 本产品在室温或不超过 37℃ 的水浴中溶解蛋白上样缓冲液(5×)。水浴溶解后立即室温存放, 尽量避免长时间置于水浴中。

2. 建议按照每 4 μL 蛋白样品加入 1 μL 蛋白上样缓冲液(5×)的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5×), 使其工作浓度为 1×。

3. 建议 100℃ 或沸水浴加热 5~8 分钟, 以充分变性蛋白。

注意事项:

1. 本产品含有少量的 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. 蛋白上样缓冲液(5×)必须完全溶解后再使用。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断、治疗、食品或药品。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并且佩戴一次性手套进行操作。